

# Памятка оператору вакуумной печи

## Изменение рабочей температуры печи

1. нажать любой значок треугольника – вверх - вниз
2. значение температурной уставки заморгает
3. нажатием значков треугольника установить требуемое значение температуры
4. нажать кнопку меню
5. моргание прекращается, рабочая температура установлена.

## Изменение времени отсчета таймера

1. нажать кнопку меню
2. прибор входит в режим установки параметров **SET**
3. нажать кнопку ввода
4. появится сообщение **t\_tr** и значение таймера в минутах и секундах на нижнем индикаторе
5. установить требуемое значение с помощью кнопок вверх-вниз
6. выйти из режима **SET** двукратным нажатием кнопки меню или одновременным нажатием кнопок меню и ввода
7. новое значение таймера установилось
8. значение таймера можно проверить нажатием кнопки ввод  
(При этом таймер запустится и начнет обратный отсчет. Чтобы его остановить, повторно нажмите кнопку ввод .)